


# Cómo utilizar el colector bucal del ADN

## COMPONENTES DEL COLECTOR BUCAL DEL ADN

- A. Base del mango
- B. Papel de colección
- C. Cubierta del resbalador

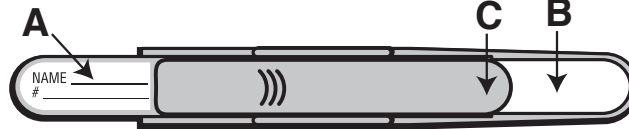


PARA USO DE IDENTIFICACIÓN/USO FORENSE SÓLO

NOTA: Por favor, lea y siga las instrucciones.


- Si usted está asistiendo a la colección de la muestra, por favor lea y siga los pasos 1 a 6.
- Si usted está recolectando su propia muestra, usted es el sujeto de los pasos 2 a 5.

### Paso 1

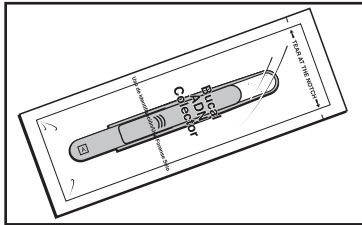

Guantes antes de uso para proteger la muestra de contaminación. Retire el colector bucal de ADN de la bolsa, sosteniendo el mango por la base. Si es necesario, retire hacia atrás la cubierta del resbalador para exponer completamente el papel de colección.


### Paso 2

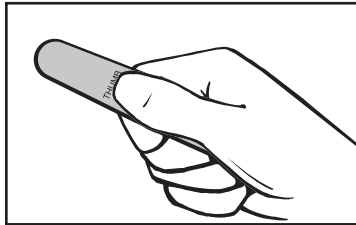

Instruya al sujeto para que sostenga el colector bucal de ADN situando el pulgar en la zona marcada "Pulgar" en la parte posterior del colector.


El sujeto no necesita guantes para recoger su propia muestra.

### Paso 3

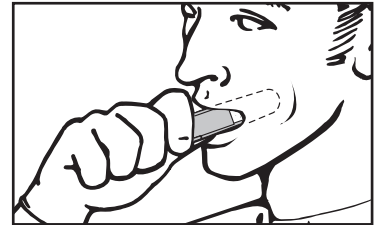

Instruya al sujeto para que abra la boca y coloque el papel de colección blanco plano contra la parte interior de la mejilla.

### Paso 4

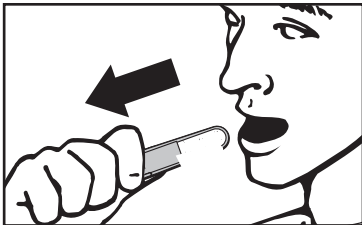

Con el papel de colección firmemente presionado contra el interior de la mejilla, pídale al sujeto que lo arrastre con firmeza hacia los labios y hacia el exterior de la boca.

(Este movimiento es similar al "explotar" la mejilla con un dedo por dentro como hacen los niños.)


### Paso 5



Repita esta acción 7 veces más. **NO FROTE** el colector contra la mejilla hacia adelante y hacia atrás. Esto no es un cepillo de dientes.

NOTA: Es importante que el personal de colección observe al sujeto mientras presiona el papel de colección contra la mejilla y lo arrastra plano contra la mejilla abultada hacia fuera durante la colección.

### Paso 6

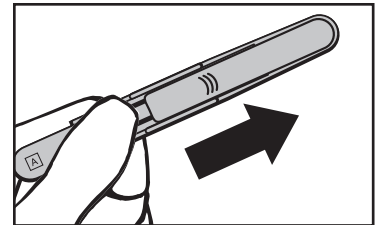

Deslice la cubierta del resbalador adelante hacia el extremo del colector, cubriendo el papel de colección.